

Aka-Brief #2 Condensadores Ceramicos

1							
	Piatto 220+	Agua	300 rpm	20 N	Hasta planitud		BF, 125x
2							
	Allegran 3	DiaMaxx Poly 6 μm	150 rpm	25 N	4:00 min		BF, 125x
3							
	Daran	DiaMaxx Poly 1 μm	150 rpm	25 N	4:00 min		BF, 250x
4							
	Chemal	Fumed Silica 0.2 μm Alkaline	150 rpm	20 N	2:00 min		BF, 125x

Se indican tiempos para un sistema de preparación de 300 mm. y una muestra individual de diámetro 40 mm.

En un sistema de 250 mm. los tiempos deben incrementarse en un 30%, y en un sistema de 200 mm. en un 100%.

Con muestras más grandes la fuerza debe ser incrementada, con muestras más pequeñas disminuida.

Los tiempos y las fuerzas pueden variar en función del equipo.