



Шлифовальные диски Piatto и Piatto+

Используйте камень (кат. № 10020) для очистки Piatto перед первым использованием

Убедитесь, что магнитный диск плоский. Контролируйте это инструментом с прямой кромкой

Равномерно распределите образцы в держателе

Поместите держатель образцов так, чтобы образцы выходили за границы Piatto в процессе шлифовки

Диапазон скорости 150-600 об./мин.

	☒	☒ ☒	☒ ☒
	☒ ☒	☒	☒ ☒
	☒	☒	☒

Зачищайте Piatto, когда он сносится до металлической основы в центре

Чистите Piatto в случае плохого сема материала

